

The background of the entire page is a close-up photograph of dental equipment. On the left, a black cylindrical component with a white adjustment knob is visible, featuring the number '1' and the text 'ortoalresa' and 'Ns 220759/05'. On the right, a circular tray holds several red dental components. In the foreground, several polished metal dental instruments are arranged diagonally, each engraved with 'ortoalresa' and a serial number. A semi-transparent dark grey rectangle is positioned in the upper right, containing the company logo and tagline.

**orto
alresa**
About centrifugation

Aplicaciones generales | DILITCEN 22 R



DILITCEN 22 R



**GARANTÍA
3 AÑOS**



El más grande de nuestros equipos de sobremesa con capacidad hasta 4 litros. De diseño ergonómico permite la carga del rotor de una manera sencilla, así como la trazabilidad del posicionamiento de sus muestras para el balanceado de la carga y rápida identificación. Cuenta con una extensa gama de accesorios con capacidad para 4 botellas de 1.000 ml, microplacas, microtubos y un gran número de posiciones para los tubos de uso más frecuente de 15 ml. cónicos, 50 ml. cónicos, 15 ml., 10 ml. y 5 ml. para aplicaciones tanto en clínica como en biotecnología.

Su pantalla TFT táctil a color, ofrece especificaciones que permiten el control del equipo mediante los parámetros de funcionamiento y la posibilidad de exportar datos para su análisis además de permitir el funcionamiento programado en tiempo diferido. La autonomía que proporciona este equipo facilita la automatización de los ciclos y modos de trabajo. Esto además asegura la trazabilidad, no dejando ningún parámetro fuera de control y manteniendo en todo momento el proceso.

Cuenta con un sistema de refrigeración, que permite mantener la temperatura mínima de la cámara por debajo de los 4°C independientemente del tipo de rotor y de la velocidad seleccionada.

Características

- Pantalla TFT táctil a color, visible a más de 3 m:
- Indicadora de R.P.M. y F.C.R., tiempo, aceleración/frenado (PCBS) y sistema de localización de desequilibrio (ULS).
 - Velocidad programable en pasos de 10 R.P.M./10 xg.
 - Valores reales de F.C.R. en pantalla dependiendo de los adaptadores.
 - Cuenta atrás/creciente desde “0” o “set R.P.M./F.C.R.” para resultados reproducibles.
 - Reloj de 1 seg. a 99 horas programable en intervalos de 1 seg. y tiempo indefinido.
 - PCBS: Sistema de aceleración y frenado controlable progresivo hasta 175 rampas seleccionables que evita la homogeneización de la muestra tras la separación.
 - ULS: Sistema de localización de desequilibrio, que indica en pantalla el número del vaso que produce la parada por desequilibrio.
 - Start delay para programar el momento en el que ha de comenzar el ciclo.
 - Linked program: enlaza hasta 8 programas consecutivos sin intervención del usuario.
 - 100 memorias programables con protección de datos mediante contraseña.
 - Mensajes acústicos y visuales en pantalla mostrando al usuario el estado del equipo.

Fácil funcionamiento

- Controlada por microprocesador. Conectividad.
- Motor de inducción libre de mantenimiento (sin escobillas).
- Listado de rotores y adaptadores en memoria.
- Nivel de ruido: inferior a 60 dB.
- Pulsadores de marcha, paro, apertura de tapa y ciclo corto con velocidad regulable.
- Posibilidad de bloquear o cambiar la velocidad durante el ciclo de trabajo.
- Últimos parámetros se mantienen en memoria.
- Reconocimiento automático del rotor. Protección ante exceso de velocidad.



Capacidad Máx.
4 x 1000 ml

Tipo de Pantalla
TFT

Velocidad Máx.
14.300 RPM / 21.948 xg

Versión
Refrigerada

Directivas comunitarias: 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2017/746/EU.
Reglamentos nº: (CE) 1005/2009, (UE) 517/2014.
Normas: EN 61010-1, EN 61010-2-101, EN 61010-2-020, EN 61326-2-6, EN 61326-1.

Seguridad

- Tapa provista de sistemas de seguridad:
 - Cierre automático motorizado con doble anclaje. Apertura manual de emergencia.
 - Bloqueo y protección frente apertura en funcionamiento.
 - Protección ante caída de la tapa.
 - Visor para calibración y comprobación del funcionamiento.
- Sistema de desequilibrio con parada automática.
- Aro de seguridad protector entre la cámara de centrifugación y el exterior del equipo.
- Cámara de centrifugación de acero inoxidable (fácil limpieza).
- Rotores extraíbles con la tapa cerrada. Tapas herméticas.
- Rotores y reductores autoclavables, de fácil instalación por el usuario.
- Desconexión automática para ahorro energético hasta 8 h.

Refrigeración

- Mantiene la refrigeración tras finalizar el proceso de centrifugación.
- Programa de pre-enfriamiento con rotor girando y temperatura regulable.
- Garantiza 4°C a máximas R.P.M.
- Regulación de la temperatura de -20°C (-4°F) a 40°C (104°F) en pasos de 1°C/1°F. Programable en °C o °F.
- Sensor de temperatura en el interior de la cámara.
- Gas R 449A HFO (libre de CFC).

Versión

	Dimensiones (mm) (a x f x h)			Peso Neto (Kg)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Consumo (W)
CE 221	720	800	430	118	220-230	50	1100
CE 222	720	800	430	118	110-120	60	1100

*Disponible versión IVD, por favor indíquelo en su solicitud

Accesorios Dilitcen 22 R
- Mesa móvil (pág. 78)
- Rotores y adaptadores

PLACAS MICROTITER

		 (6)			 (1) (4)	 (7)	 (4)	 (4)
ROTOR		OSCILANTE	OSCILANTE	OSCILANTE	OSCILANTE	OSCILANTE	OSCILANTE	OSCILANTE
Capacidad Máx.		104 x 5 ml.	4 x 250 ml.	6 x 250 ml.	4 x 750 ml.	4 x 1.000 ml.	12/8/4 microtiter	10/6/2/2 microtiter
RPM Máx.		3.800	4.200	2.500	3.700	4.000	3.700	4.500
Radio (mm)		160	202	212	204	205	182 (3)	166
FCR Máx. (xg)		2.583	3.984	1.481	3.122	3.667	2.786	3.758
Mín. temp. a máx. velocidad (°C)		0	1	-5	0	2	-4	4
VOLUMEN MUESTRA	Dim (mm) aprox.	ADAPTADORES Tubos Ref.	ADAPTADORES Tubos Ref.	ADAPTADORES Tubos Ref.	ADAPTADORES Tubos Ref.	ADAPTADORES Tubos Ref.	ADAPTADORES Tubos Ref.	ADAPTADORES Tubos Ref.
1.000 ml.	ø111x128	- -	- -	- -	- -	4 -	- -	- -
750 ml.	ø96 x 130	- -	- -	- -	4 RE 434	4 RE 522	- -	- -
500 ml.	ø90 x 120	- -	- -	- -	4 RE 310	4 (5)	- -	- -
250 ml.	ø60 x 135	- -	4 RE 449	6 RE 530	4 RE 330	4 RE 543	- -	- -
250 ml. cónico	ø 60 x 145	- -	4 RE 593	6 RE 608	4 RE 592	4 RE 607	- -	- -
100 ml.	ø48 x 100	- -	4 RE 327	6 RE 558	4 RE 409	12 RE 544	- -	- -
85 ml. (hs) / 80 ml. (hs)	ø38 x 112	- -	4 RE 498	6 RE 559	12 RE 500	20 RE 590	- -	- -
80 ml.	ø44 x 100	- -	4 RE 422	6 RE 560	8 RE 352	12 RE 557	- -	- -
50 ml.	ø34 x 100	- -	4 RE 334	6 RE 561	16 RE 317	24 RE 545	- -	- -
50 ml. cónico	ø29 x 117	- -	4 RE 340	6 RE 562	20 RE 472	32 RE 546	- -	- -
30 ml. / 30 ml. (hs)	ø25 x 98	- -	12 RE 312	18 RE 563	24 RE 322	40 RE 547	- -	- -
25 ml. cónico	ø29 x 83	- -	4 RE 612	6 RE 616	20 RE 614	32 RE 615	- -	- -
15 ml.	ø16 x 100	- -	28 RE 376	42 RE 564	80 RE 625	112 RE 627	- -	- -
15 ml. cónico	ø17 x 122	- -	20 RE 321	30 RE 565	52 RE 347	76 RE 548	- -	- -
15 ml. extr. sangre	ø16 x 132	- -	28 RE 376	42 RE 564	32 RE 441	48 RE 591	- -	- -
10 ml.	ø13 x 100	104 RE 309	40 RE 343	60 RE 566	100 RE 354	168 RE 552	- -	- -
10 ml. extr. sangre	ø16 x 107	- -	28 RE 376	42 RE 564	80 RE 625	112 RE 627	- -	- -
7/10 ml. extr. sangre	ø13 x 107	104 RE 309	28 RE 324	42 RE 567	92 RE 624	128 RE 626	- -	- -
5 ml.	ø13 x 75	104 -	40 RE 343	60 RE 566	100 RE 354	168 RE 552	- -	- -
5 ml. extr. sangre	ø13 x 82	104 -	28 RE 324	42 RE 567	92 RE 624	128 RE 626	- -	- -
Microtubos 1,5-2 ml.	ø11x42	- -	24 RE 440	36 RE 569	72 RE 426	132 RE 554	144 RE 460	72 RE 401
Microtubos 0,5-0,6 ml.	ø8x30	- -	24 RE 523	36 RE 570	72 RE 466	132 RE 555	144 RE 584	72 RE 580
Microtubos 0,2-0,4 ml.	ø6x45	- -	24 RE 458	36 RE 571	72 RE 524	132 RE 556	144 RE 585	72 RE 581
Placas microtiter	128x86x15/21/45	- -	- -	- -	12/8/4 RE 307	20/12/4 RE 589	12/8/4 -	10/6/2 -
Placas microtiter (h:80 mm)	128x86x80	- -	- -	- -	- -	4 RE 589	- -	2 -

(1) Este rotor puede suministrarse con tapas herméticas (RE 356).
(2) Este rotor requiere adaptadores para bolsas de sangre (RE 308).
(3) Radio medio en el bucket.
(4) Admite diferentes configuraciones en función de la altura de las microplacas.

(5) RE 541 para 4 x 500 ml. (80x131 mm), solo admite botellas de plástico.
(6) Disponible **RT 301** para 104 x 7/10 ml. extr. sangre y 10 ml.
(7) Este rotor puede suministrarse con tapas herméticas (RE 572).

ALTA VELOCIDAD

RT 283



(1)(2) (4)

RT 280



RT 281



RT 282



RT 287



RT 292



ROTOR		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)		(X)	
Capacidad Máx.		4 bolsas de sangre		8 x 50 ml.		4 x 100 ml.		4 x 250 ml.		30 x 1,5-2 ml.		6 x 85 ml	
RPM Máx.		3.700		6.000		5.600		4.700		14.300		9.000	
Radio (mm)		204		149		138		153		96		112	
FCR Máx. (xg)		3.122		5.997		4.838		3.779		21.948		10.142	
Min. temp. a máx. velocidad (°C)		0		0		-1		-4		-1		1	
VOLUMEN MUESTRA	Dim (mm) aprox.	ADAPTADORES		ADAPTADORES		ADAPTADORES		ADAPTADORES		ADAPTADORES		ADAPTADORES	
		Tubos	Ref.	Tubos	Ref.	Tubos	Ref.	Tubos	Ref.	Tubos	Ref.	Tubos	Ref.
1.000 ml.	ø110 x 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750 ml.	ø96 x 130	4	RE 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 ml.	ø90 x 120	4	RE 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 ml.	ø60 x 135	4	RE 330	-	-	-	-	4	RE 449	-	-	-	-
250 ml. cónico	ø 60 x 145	4	RE 592	-	-	-	-	4	RE 593	-	-	-	-
100 ml.	ø48 x 100	4	RE 409	-	-	4	RE 446	4	RE 327	-	-	-	-
85 ml. (hs) / 80 ml. (hs)	ø38 x 112	12	RE 500	-	-	4	RE 380	4	RE 498	-	-	6	-
80 ml.	ø44 x 100	8	RE 352	-	-	4	RE 338	4	RE 422	-	-	-	-
50 ml.	ø34 x 100	16	RE 317	8	RE 448	4	RE 335	4	RE 334	-	-	6	RE 490
50 ml. cónico	ø29 x 117	20	RE 472	8	RE 375	4	RE 341	4	RE 340	-	-	6	RE 483
30 ml. / 30 ml. (hs)	ø25 x 98	24	RE 322	8	RE 370	4	RE 332	12	RE 312	-	-	6	RE 493
25 ml. cónico	ø29 x 83	20	RE 614	8	RE 599	4	RE 597	4	RE 612	-	-	6	RE 600
15 ml.	ø16 x 100	80	RE 625	8	RE 369	16	RE 316	28	RE 376	-	-	18	RE 485
15 ml. cónico	ø17 x 122	52	RE 347	8	RE 369	4	RE 339	20	RE 321	-	-	6	RE 484
15 ml. extr. sangre	ø16 x 132	32	RE 441	8	RE 369	-	-	28	RE 376	-	-	-	-
10 ml.	ø13 x 100	100	RE 354	24	RE 366	20	RE 320	40	RE 343	-	-	30	RE 497
10 ml. extr. sangre	ø16 x 107	80	RE 625	8	RE 369	16	RE 316	28	RE 376	-	-	18	RE 485
7/10 ml. extr. sangre	ø13 x 107	92	RE 624	8	RE 373	20	RE 320	28	RE 324	-	-	18	RE 503
5 ml.	ø13 x 75	100	RE 354	24	RE 366	20	RE 320	40	RE 343	-	-	30	RE 501
5 ml. extr. sangre	ø13 x 82	92	RE 624	8	RE 373	20	RE 320	28	RE 324	-	-	18	RE 492
Microtubos 1,5-2 ml.	ø11x42	72	RE 426	24	RE 465	20	RE 408	24	RE 440	30	-	24	RE 494
Microtubos 0,5-0,6 ml.	ø8x30	72	RE 466	24	RE 535	20	RE 519	24	RE 523	30	RE 428	24	RE 495
Microtubos 0,2-0,4 ml.	ø6x45	72	RE 524	24	RE 526	20	RE 473	24	RE 458	30	RE 427	24	RE 496
Placas microtiter	128x86x15/21/45	12/8/4	RE 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placas microtiter (h:80 mm)	128x86x80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MESA MÓVIL

Accesorios para centrifugas

Con el objetivo de ofrecer una alternativa a aquellos laboratorios que tienen necesidad de aumentar su equipamiento, pero no disponen de suficiente espacio, hemos diseñado estas mesas móviles para nuestras centrifugas.

Este accesorio de acero inoxidable permite posicionar el equipo y desplazarlo con facilidad gracias a sus cuatro ruedas con giro 360°. Una vez ubicada la mesa móvil, y antes de poner la centrifuga a trabajar, las ruedas quedan fijadas con un sistema de freno que evitará desplazamientos involuntarios durante el proceso de centrifugación. Diseño robusto que permite soportar el peso del equipo y evitar transferencia de vibraciones.

Disponemos de dos tipos de mesas, una de ellas con altura para localizar los equipos a la misma altura que si estuvieran en mesa del laboratorio y otra, para poder colocar su centrifuga debajo de la mesa de su laboratorio, economizando aún más el espacio.

Una solución para cada tipo de necesidad.

Referencias

	Dimensiones (mm) (a x f x h)			Peso neto (kg)	Modelo de centrifuga
CP 007	560	590	580	65	Biocen 22 R, Bioprocen 22 R, Digicen 22 R, Consul 22 y Digtor 22
CP 008	440	500	690	65	Unicen 21 y Digicen 22
CP 009	750	730	350	70	Consul 22 R, Digtor 22 R y Dilicen 22 R - para ocultar bajo mesa
CP 010	750	730	580	90	Consul 22 R, Digtor 22 R y Dilicen 22 R







orto
alresa
About centrifugation

✉ ventas@abatec.com.mx

📌 www.abatec.com.mx

WhatsApp: 33-3620-1214

📍 GUADALAJARA, JAL.
Av. Gobernador Luis G. Curiel 2559 A,
El Dean, 44440 Guadalajara, Jal.
☎ +52 33 3620 1215

📍 CDMX
C. Avena 630-int 904, Granjas México,
Iztacalco, 08400 Ciudad de México.
☎ +52 55 5639 0210